

WEPA

DIE APOTHEKENMARKE

Speziell für Apotheken



Hochwertige Qualität



Beste Konditionen



Persönliche Beratung



GEBRAUCHS- ANWEISUNG

apotec[®]
Rezepturwasserbad



 WEPA.shop

 WEPA.cloud

 WEPA.school

www.wepa-apothekenbedarf.de

Copyright

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG hat das Copyright an dieser Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht ohne vorhergehende schriftliche Genehmigung seitens WEPA Apothekenbedarf in irgendeiner Form reproduziert werden. WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Verwendung der in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Druckfehler und Irrtum behalten wir uns vor.

4. Auflage: Dezember 2024 © Copyright 2004



Das apotec® Rezepturwasserbad wurde speziell für die Bedürfnisse der Apotheke entwickelt und ist schnell betriebsbereit.

Merkmale

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| WEPA Best.-Nr. _____ | 030570 |
| Breite außen _____ | 23 cm |
| Höhe außen _____ | 15,5 cm |
| Tiefe außen _____ | 27 cm |
| Temperaturbereich: _____ | bis 100 °C |
| Elektr. Anschluss: _____ | 220 V/800 W. |
| Bad-Innendurchmesser: _____ | 16 cm (z.B. für Fantaschale 18 cm Ø) |

Optionales Zubehör

| | |
|--|-----------------------|
| Ringsatz I, 3-teilig aus Edelstahl _____ | WEPA Best.-Nr. 030571 |
| Ringsatz II, 4-teilig aus Edelstahl _____ | WEPA Best.-Nr. 030572 |
| Korb-Satz für aponorm® und TOPITEC® Kruken, 2-teilig _____ | WEPA Best.-Nr. 030575 |
| Korb für TOPITEC® -Kruken 20/30 g _____ | WEPA Best.-Nr. 030576 |
| Korb für TOPITEC® -Kruken 50 - 200 ml _____ | WEPA Best.-Nr. 030577 |
| Korb-Einsatz für aponorm® Rezeptur-Dosen _____ | WEPA Best.-Nr. 030578 |

Gebrauchsanweisung

Das Wasserbad zunächst mit demineralisiertem Wasser befüllen und mittels Kippschalter in Betrieb nehmen. Im Betriebszustand leuchtet die Lampe im Schalter.

Das Wasserbad darf nicht trocken (ohne Badfüllung), sondern nur mit ausreichend Wasser in Betrieb genommen werden. Es muss gewährleistet sein, dass der Temperaturfühler ausreichend mit Wasser bedeckt ist. Mittels Drehknopf kann die ungefähre Temperatur des Wassers eingestellt werden.



Hinweis:

Um die Edelstahlwanne zu schützen, ist es notwendig, als Temperierflüssigkeit demineralisiertes Wasser einzufüllen.



Reinigung

Außer einer gelegentlichen Reinigung ist keine Wartung erforderlich. Je nach Wasserqualität entstehen im Behälter mehr oder weniger starke Kalkablagerungen. Bei eisenhaltigem Wasser, oder eisenhaltigen Substanzen, die in unmittelbarer Nähe des Wasserbades verarbeitet werden, können sich bräunliche Ablagerungen bilden. Diese können in den meisten Fällen mit Essig oder Kalkentfernern beseitigt werden.



Warnung

Keine Stahlputzwolle o. ä. verwenden!

Das Gerät in keinem Fall in Wasser tauchen!



Hinweis:

Das Gerät wurde im Werk einmal auf Höchsttemperatur aufgeheizt. Während der ersten Betriebsstunden kann es zu leichter Rauch- bzw. Geruchsentwicklung kommen. Dies ist auf materialbedingte Verarbeitung zurückzuführen und ungefährlich.

Ihre WEPA Services



Persönlich und verbindlich

Über 50 kompetente WEPA Fachberater unterstützen und beraten Sie vor Ort – in Ihrer Apotheke!



Gebührenfreies Bestell-Fax

+49 (0)800 5252500 Deutschland
+43 (0)800 366630 Österreich



Service-Center

+49 (0)2624 107-361 Deutschland
+43 (0)800 366631 Österreich



wepa.shop

Unsere Produktauswahl finden Sie auch online im wepa.shop



Druckservice – all inclusive

WEPA individualisiert Produkte und Werbemittel mit Ihrem Apothekenaufdruck. Inklusive Gestaltungsservice und ohne zusätzliche Vorkosten.



Versandkostenfreie Lieferung

Ab einem Bestellwert von 100,00 €



Der neue WEPA Account

Die Lösung für eine einfache und effiziente Nutzung unserer digitalen Services.

Die Vorteile:

- Zentraler Login
- Einfache Kontaktdatenpflege
- Benutzerpflege

Zukünftig haben Sie die Möglichkeit, mit nur einem Login auf alle WEPA Services zuzugreifen. Egal ob Einkaufen im WEPA Onlineshop (ab Winter 2024) oder die Temperaturüberwachung des apotec® Kühlschranks (funktioniert mit der 2. Generation der apotec® Kühlschränke).

Einen Account können Sie hier erstellen: account.wepa.online



WEPA.school

Auf unserem Fortbildungsportal finden Sie aktuelle Termine zu Web-Seminaren, sowie Aufzeichnungen und E-Learnings.

Die Registrierung und Nutzung der WEPA.school ist kostenlos:

<https://wepa.school/>

FOLLOW US!

@wepa-apothenbedarf.de



Es gelten unsere AGB (siehe wepa.shop/agb) · AEP zzgl./AVP inkl. MwSt. · Abkürzungen siehe wepa.shop/abk
Anpassungen, Druckfehler und Irrtum behalten wir uns vor · Ab einem Auftragswert von 100 € liefern wir versandkostenfrei

WEPA

DIE APOTHEKENMARKE

WEPA Apothekenbedarf
GmbH & Co KG
D-56204 Hilscheid
www.wepa-apothenbedarf.de



www.wepa.shop

T +49 (0)2624 107-361

F +49 (0)800 5252500 (gebührenfrei)

info@wepa-apothenbedarf.de



STAND 12/2024